
Brookfield

106 温度控制器使用说明

一、控制面板和显示器

/ : 温度单位转换键。

RUN/STBY : 运行/待机键，开始或停止温度控制。

SET : 设置键，查看或设置温度及时间。

PGM : 设置、查看或启用温度/时间程序。

: 上下箭，用于输入温度，时间。

HEAT : 加热指示灯，当加热器加热时，此指示灯亮，到达设置温度时，此指示闪烁。

REMOTE : 遥控指示灯，当温控器连接电脑，由电脑控制温控器工作时，此指示灯亮。

PROGRAM : 程序指示灯，当设置、查看、运行温度/时间程序时，此指示灯亮。

二、控制模式

106 温控器有三种控制模式：单设置点模式，温度/时间程序模式，遥控模式。

单设置点模式：只能设置 1 个温度点，加热到设置温度时，仪器会一直恒温，直到重新输入新的温度点。

程序模式：可以设置多达 10 个温度点，每个温度点可分别设置保温时间。

遥控模式：由电脑控制温度器工作。

三、操作

单设置点模式

- 1、按 SET 键，仪器会显示最后一次的设置温度。
- 2、按 键，调节至你所需的温度
- 3、按 SET 键确认。
- 4、按 RUN/STBY 键，RUN 指示灯亮，加热器开始加热，HEAT 指示灯亮，仪器显示实际温度。

程序模式

- 1、按 PROGRAM 键，进入程序设置。PROGRAM 指示灯亮此时显示 XX.X0 XX.X 表示上一次设置的温度值，0 表示这是第一个温度点。
- 2、上下键，调节到所需的温度。
- 3、SET 键确认。
- 4、仪器显示保温时间，其单位为分钟，用上下键调节到所需的温度。
- 5、按 SET 键确认。
- 6、仪器显示 XXX1、你可进行第二个温度点设置，重复 2-5 步，设置第 2 至第 10 个温度点。
- 7、当设置第 10 个温度点时，仪器会显示 Hold 或 Stop，Hold 表示到达最后一个温度点后保温 Stop 表示最后一个温度点到达后就降温，用上下键选择 Hold(保温)或 Stop(降温)再按 SET 键确认。
- 8、仪器显示 Strt 0，它的意思是程序从哪个温度点开始，用上下键调节至开始的温度点按 SET 确认
- 9、仪器显示 End 0，它的意思是程序从哪个程序点结束，用上下键调节至结束的温度点。至此程序设置完成。

-
- 10、 若想此时运行程序，按 RUN/STBY 键，开始运行程序，PROGRAM 及 RUN 指示灯亮。若此时不需运行程序。PROGRAM 及 RUN 指示灯亮若此时不需运行程序，按 PROG 键退出程序设置，以后需运行程序时，先按 PROGRAM 再按 RUN/STBY 即可。

東南科儀

广州：天河北林和东华庭路 4 号天河商务大厦 1506-07 (510610)
电话：020-83510088 (十线) 传真：020-83510388
E-mail：dongnan@sinoinstrument.com

上海：延安西路 1590 号增泽世贸大厦 10E (200052)
电话：021-52586771 52586772 52586773 传真：021-52586778
E-mail：shanghai@sinoinstrument.com

北京：海淀区交大东路 60 号舒至嘉园 3 座 (100044)
电话：010-62268660 62260833 传真：010-62238297
E-mail：beijing@sinoinstrument.com

成都：成都市高升桥路 2 号瑞金广场 2-10F (610041)
电话：028-68222672 传真：028-68222699
E-mail：cd@sinoinstrument.com