



KZ15 泵头的使用说明书

一、产品组成及外形尺寸

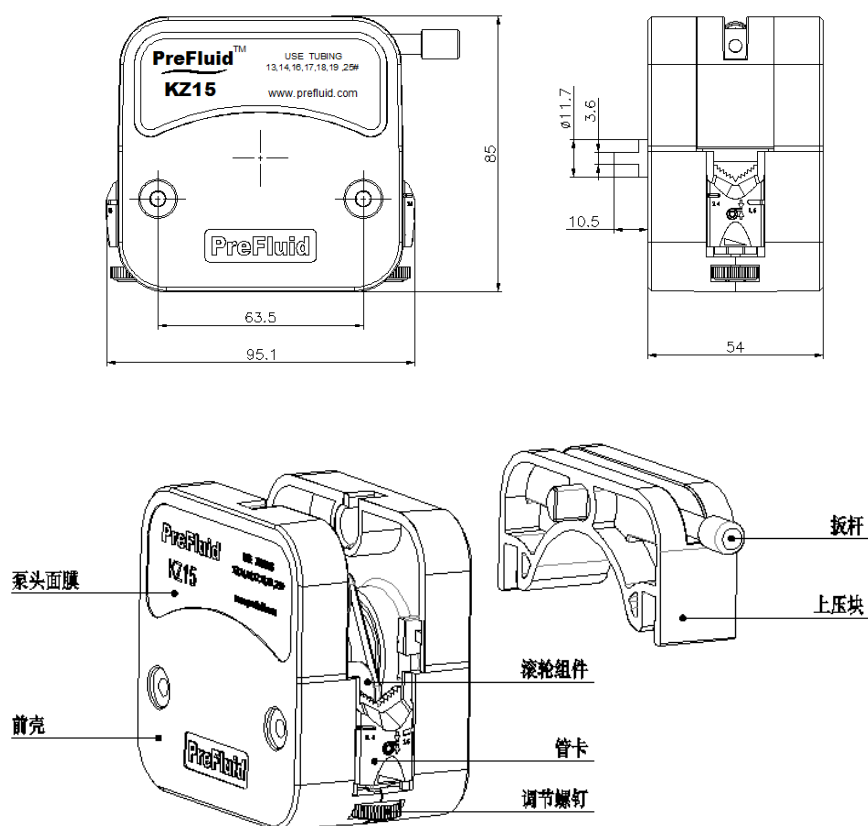

二、技术参数及流量曲线

型号	编号	适用软管	泵壳材料	滚柱材料	滚柱数量	间隙调整	重量(kg)
KZ15	30.06.H61506	14, 19, 19, 25, 17#	铝 (特氟龙)	不锈钢	3	不可调	0.7

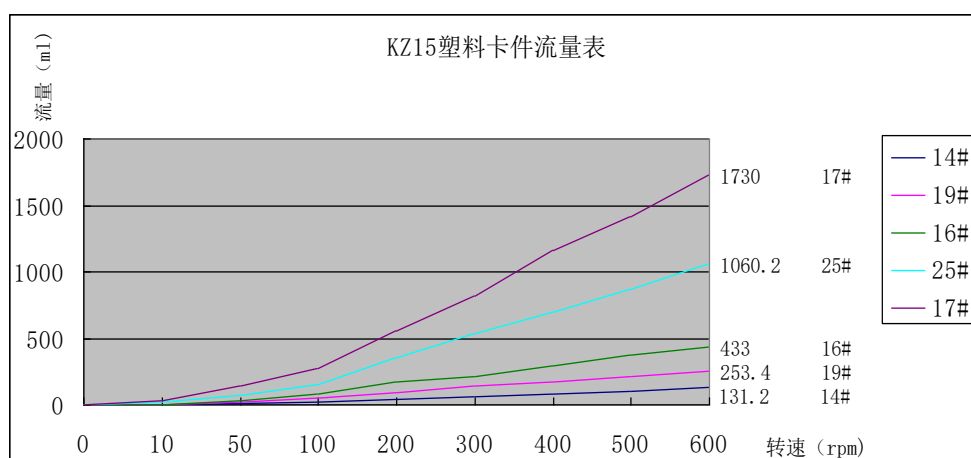

注：流量曲线是以水为介质，在 25℃、一个大气压下测得的数据，仅供参考。

三、泵头及软管安装



- (1) 泵头传动轴与驱动器联轴器对接，
用 2 个泵头固定螺钉将泵头与驱动器连接。



- (2) 旋转扳杆 180°，取下上压块。



- (3) 将软管置于泵头滚轮中间位置
根据软管的大小适当调整管卡调节螺钉。



- (4) 一只手向下压上压块，压到位置后
另一只手旋转扳杆 180°。

四、产品的维护

- 1、蠕动泵长时间不使用时，应取出软管；
- 2、应保持泵头内外清洁，可用软布沾清水擦洗；
- 3、泵头上切勿溅上腐蚀性液体。若溅上，请立即用软布沾清水擦洗掉。