



HJ-6/HJ-6A (恒温) 磁力搅拌器 使用说明书

一：使用说明

HJ-6 HJ-6A 为六联（恒温）磁力搅拌器，可单独加热、单独使用，也可多联加热，多联使用。无级调速，操作简便，能在较广的速度范围内对液体溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合搅拌小体积的样品，是石油、化工、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。

调速范围：60 - 2000 转/分

数显控温范围：室温 ~ 99.9℃ (HJ-6A) 加热盘直径：12cm

搅拌功率：25W × 6

加热功率：250W / 联

二：使用方法

使用前首先检查随机配件，然后按顺序装好夹具。打开电源开关，即开始工作，调节调速旋钮至所需转速。调速是由慢至快，不允许高速启动。

如需加热则打开加热开关，加热指示灯 ON 亮，然后按下“SET”键，数码管数字开始闪动，此时可以设定温控温度，按“^”或“V”键，使数码管显示为所需要的设定温度。再按“SET”键，回到标准工作模式。这时仪器已在加热，指示灯开始闪烁，待水温已达到了所设定的温度，指示灯停止闪烁，开始自动恒温。不工作时应切断电源，加热盘擦拭干净，调速旋钮旋至最低，温控仪调至“0”度。

三：注意事项

- 1：为确保安全，使用时请接上地线。
- 2：加热时间一般不宜过长，应间歇使用以延长寿命。
- 3：中速运转可连续工作 8 小时，高速运转可连续工作 4 小时。

金坛市宏华仪器厂

电话：0519-82334281 82334280

传真：0519-88201375