



ZN-209 高精度手动胶囊板使用说明


1. 基本构造：ZN-209 胶囊板是由底板①、盖板②、码放导向板③、盖合导向板④四部分组成。
2. 操作程序：

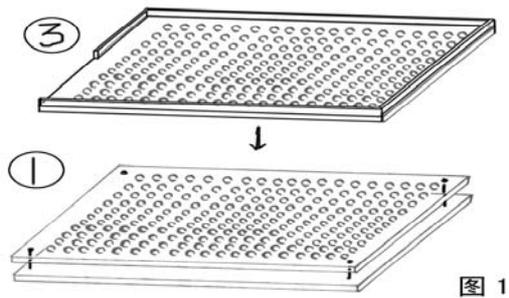


- 1) 将底板①放置于水平面，码放导向板③覆在其上，把分体胶囊的底壳部分撒在板上，用手来回拨动辅助胶囊底壳落入孔中（图 1）；

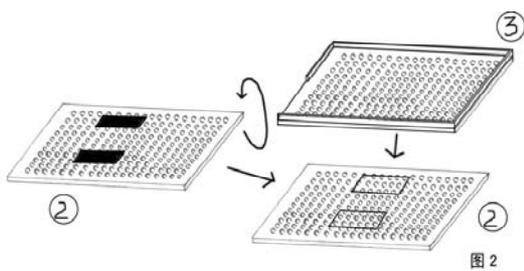


- 2) 将盖板②放置于水平面，码放导向板③覆在其上，把分体胶囊的盖帽部分撒在板上，用手来回拨动辅助胶囊盖帽落入孔中（图 2）；

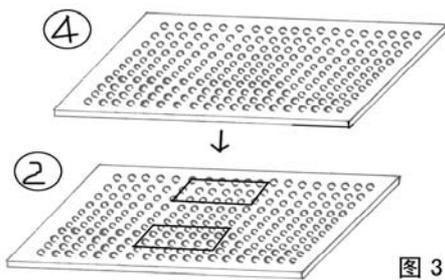

- 3) 209 粒底壳全部就位后，开始填充药粉，可用专用刮卡辅助填充；
- 4) 药粉填满之后，将码放导向板③从盖板②上移开，将盖合导向板④覆在盖板②之上，孔直径稍小的一面向下（图 3）；

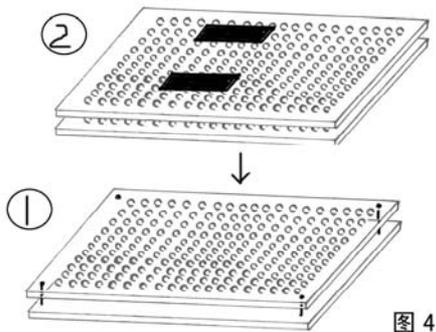

- 5) 握紧 4)操作后的两块板，共同翻转，覆在填充好药粉的底板①上（图 4）；
- 6) 用手握住三块板，顺着弹簧的方向，轻轻向下按压；
- 7) 小心地拿开盖板②，并将盖合导向板④从底板①上分离，209 粒胶囊已全部固定在盖合导向板④上。翻转 180°，将胶囊倒出。

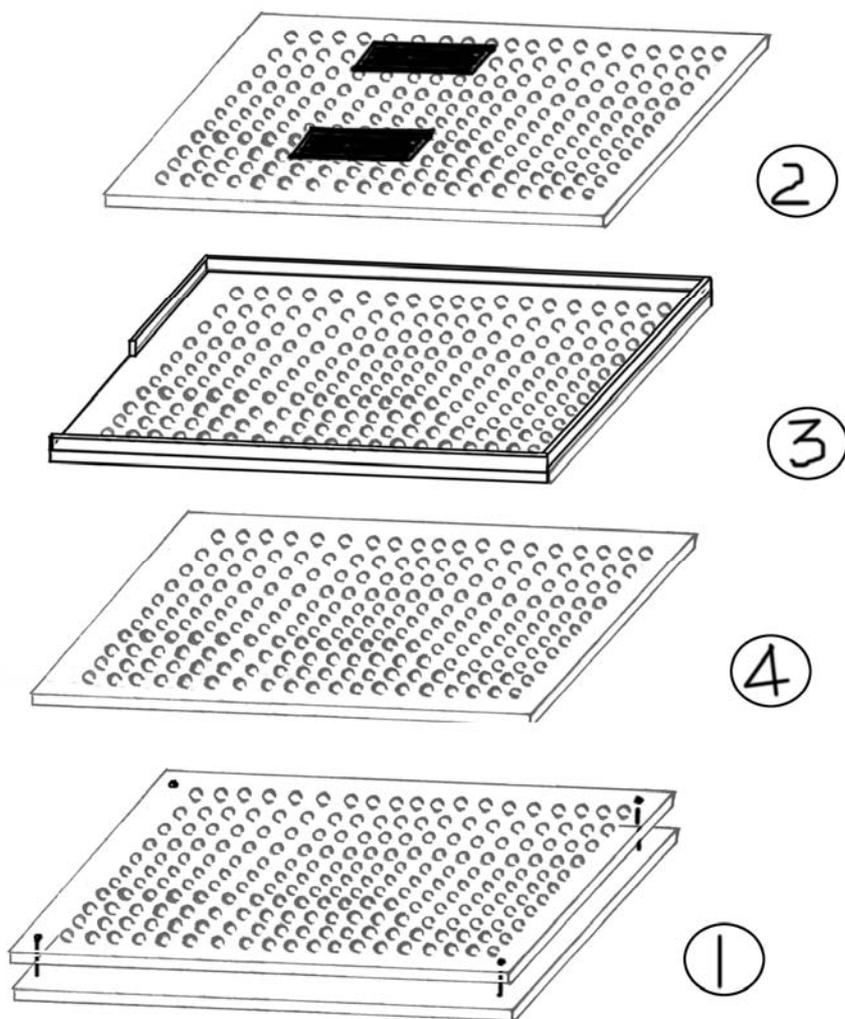

北京兴时利和科技发展有限公司

地 址：北京市海淀区复兴路 61 号
电 话：010-51657265
传 真：010-51657265-800
网 址：<http://www.kingslh.com>
邮 箱：kingslh@kingslh.cn
邮 编：100036