

EPS-1/8

破碎缩分联合制样机

使用说明书

冶金工业部煤、焦、炭素实验仪器定点单位
上虞市宏兴机械仪器制造有限公司

地址：浙江上虞市道墟屯南工业区
电话：0575-82588043 82589735
公司网址：www.hxjxyq.com
网上直营店：www.hxinstrument.com

邮编：312368
传真：0575-82581522
电子信箱：hxjxyq@126.com
旗下网站：www.soso528.com

上虞市宏兴机械仪器有限公司忠告用户

- 1、 请专人操作使用本仪器，并留意注意事项。
- 2、 请按规范要求，对仪器进行定期保养。
- 3、 操作使用前，请详细、认真阅读使用说明书。
- 4、 本仪器采用三相四线制供电方式，即 380V 电源加零线。

多谢合作！

在上虞市宏兴机械仪器有限公司，客户服务是每个制造产品的重要组成部分。

鉴于此，特汇编以下信息方便用户。

一、概述

该机为制备煤及其它颗粒物料分析试样的专用设备。可代替人工操作，连续完成筛分，一次即可将物料缩制成粒度小于 13 或小于 16 毫米，重量等于入料量 Y8 的试样，具有八十年代国际先进水平。在煤炭、地质、电力、化工、冶金等行业化验室及科研院所，大专院校已得到普遍推广应用，并受到用户的一致好评，欢迎光临，选用我厂产品。

二. 主要技术性能

1. 入料粒度	< 60 毫米
2. 出料粒度	< 13 毫米或 < 6 毫米
3. 适应水分（分析基全水分）	< 10%
4. 缩分片	1/8
5. 精确度（于基灰分）	< 13 毫米 0.7% < 6 毫米 0.4%
6. 制样能力（入料）	200-400 公斤/小时
7. 破碎机型号	100*60 颚式破碎机
主轴转速	650 转/分
8. 震筛器筛网孔径	φ13 毫米或 φ6 毫米
振动频率	610±10 次/分
9. 缩分器格槽净宽	20 毫米
往返频率	220±10 次/分
往返行程	四分器 65 毫米，二分器 43 毫米
10. 电动机型号、Y90L-4	1.5 千瓦
11. 外形尺寸	1100×590×1200 毫米
12. 重量	约 400 公斤

合格证明书

产品名称 破碎缩分联合制样机

型号规格 EPS-1/8型

出厂编号 _____

检验员工 _____

本仪器经检验合格准予出厂

上虞市宏兴机械仪器制造有限公司