

多用途生体アンプ

Polymate

AP 1132

TEAC

基礎医学研究用機器

脳波・筋電図・心電図をはじめとする様々な生体信号収録に、
高精度携帯型生体信号計測システム



ポリメイトAP1132は、本体重さ約300gの生体アンプ内蔵の収録装置です。被検者の体に装着できるよう小型・軽量化を図り、外部バッテリーにて、脳波、筋電図、心電図、眼球運動、体動、いびき、呼吸、体位、脈波、SpO₂などの生体信号をPC/CompactFlash®メモリーカードに24時間以上の連続収録ができます。また、本体をUSBにてパソコンと接続して、計測条件設定、リアルタイムモニター、データ保存を行うこともできます。

(収録時間は、メモリー容量、サンプリング周波数、チャンネル数、バッテリー容量の組み合わせにより異なります。)

Polymateがより多入力、高サンプリングになりました。 32電極、2000Hz


Polymateの特長

- 小型で、本体300g、ヘッドアンプ80gと軽量です。
- 32チャンネル、最大サンプリング周波数2kHzと多チャンネル高サンプリングです。
- 脳波、心電図、筋電図、眼球運動、体動、いびき、呼吸、体位、脈波、SpO₂の他、イベントなどの外部信号も入力できます。
- 外部バッテリーで24時間連続収録ができます。
- 16チャンネル、サンプリング周波数200Hz時、24時間データをメモリーカードに収録できます。
- チャンネルごとにサンプリング周波数を個別に設定でき、対象とする生体信号に応じた効率のよいデータ収録もできます。
- PCカード、またはUSB接続でパソコンのハードディスクへと、収録媒体が選択できます。
- データフォーマットは、日本睡眠学会PSG共通フォーマットを採用しました。

付属ソフトウェア


モニタージュなどの計測条件の設定や計測中の波形モニターができる計測ソフトウェアと、収録波形の表示ソフトウェアが標準付属です。

計測ソフトウェア AP Monitor

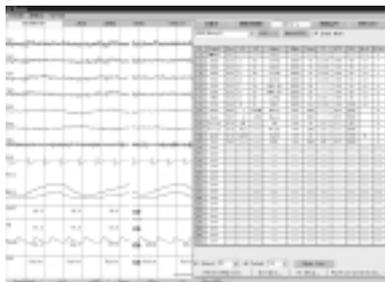

- モニタージュ設定、16パターン記憶
- 収録条件設定
- 電極抵抗測定機能
- 被検者情報入力
- タイマー収録設定機能
- チャンネル設定(各チャンネル独立、サンプリング周波数、フィルタ、時定数、電極選択など)
- リアルタイム波形表示機能

表示ソフトウェア AP Viewer

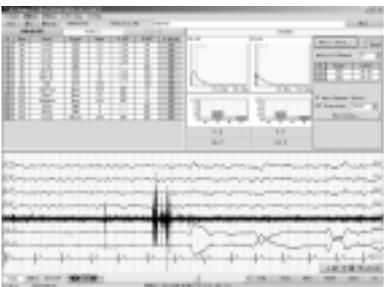

- Polymateで収録されたデータの波形再生表示機能
- 被検者情報の表示、訂正機能
- 自動スクロール表示機能
- リフィルタリング機能
- 4チャンネル分の脳波用FFT、4帯域含有率表示機能
- ページごとの波形印刷機能
- イベントログ作成機能
- フェイルリスト作成機能
- データエクスポート機能(指定区間、PSG共通フォーマット形式(フィルタON/OFF、CSV形式))

解析ソフトウェアは、日本睡眠学会 PSG 共通フォーマット対応またはテキストデータを取扱可能な市販解析ソフトウェアがご使用いただけます。



本体とオプション類

基礎医学研究用機器のため臨床用途には使用できません。

開発製造元:株式会社 デジテックス研究所
〒181-0011 三鷹市井口3-3-24

お問い合わせ先

ティアック株式会社 ビジネスソリューションズ・カンパニー

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 本社 | 〒180-8550 武蔵野市中町3-7-3 | TEL 0422(52)5074(代) FAX 0422(52)1990 |
| 名古屋営業所 | 〒465-0093 名古屋市長東区一社1-79 | TEL 052(709)5077(代) FAX 052(709)5071 |
| 大阪営業所 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-26 | TEL 06(6330)0291(代) FAX 06(6385)8849 |
| 広島駐在 | 〒738-0053 廿日市市阿品台2-5-31 | TEL 0829(39)7061(代) FAX 0829(39)7078 |
| 九州出張所 | 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町小倉855-78 | TEL 0942(92)6895(代) FAX 0942(92)6896 |
| 技術的なお問合せ 受付時間 月~金曜日(祝祭日は除く) AM9:30~12:00, PM1:00~5:00 | | TEL 0422(52)5074 |
| ティアック株式会社 ホームページアドレス | | http://www.tic.teac.co.jp/ |

仕様

測定収録部

電極数
チャンネル数
A/D変換器
収録サンプリング周波数
対応収録媒体
収録フォーマット

多用途入力32、呼吸3、体位1、脈波1、SpO₂1、外部4
32
16ビット
1~2000 Hz (各チャンネル独立設定可能)
PC/CompactFlash®メモリーカード160 MB ~2 GB容量が使用できます。
日本睡眠学会PSG共通フォーマット

寸法・重量

本体
ヘッドアンプ
電源
消費電力

約 W 90 × H 44 × D 158 mm 約 300 g (電池ボックス含まず)
約 W 60 × H 30 × D 86 mm 約 80 g
DC 12 V
3 VA 以下

付属品

付属ソフトウェア(AP Monitor/AP Viewer × 1)
ヘッドアンプ接続コード (AP-C001) × 1
ACアダプタ (AP-U018) × 1
生体電極(10本/組) (AP-C010-15) × 2
汎用ミニボックス AP-U031 × 1
外部入力変換コード AP-C018-015 × 2
ベスト(本体、電池Box収納用) (AP-D004) × 1
DC INコードバンド AP-D005 × 1
USBケーブル × 1

推奨動作環境

(1) ノート型パーソナルコンピュータ
DOS/V互換機上のWindows環境
CPU 1GHz以上
使用OS Windows2000,またはXP
メモリー 256MB以上
表示分解能 1024 × 768以上
HDD 2GB以上
(2) メモリーカード
PC-ATAカード(タイプII)(ルネサステクノロジー製)
CompactFlash®メモリーカード
CompactFlash®使用時はカードアダプタ(株)パッパファロー製RCF-A2が必要です。

オプション

幅広い用途に対応したアンプ、センサをオプションとしてご用意いたしました。



32ch脳波アンプ AP-U029



EDAユニット AP-U030



- ① 呼吸ピックアップ(胸囲用)
- ② 呼吸センサ(鼻腔用)
- ③ 体位センサ
- ④ ⑤ SpO₂センサ/SpO₂モジュール
- ⑥ 脈拍ピックアップ(指尖用)
- ⑦ 体動センサ
- ⑧ いびきセンサ(圧電式)
- ⑨ いびきセンサ(マイクロホン)
- ⑩ 銀塩化銀電極



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください

※仕様は予告なく変更することがあります。記載の会社名および製品名はそれぞれの会社の登録商標です。