


610 型笔式数显 pH 计使用说明书

明细规格

量程 pH	分辨率	精度	电池寿命	尺寸	调节	质量
0~14.0	0.1pH	± 0.2pH	约 200h	150x32x15	电位器	55 克

pH 笔使用说明

卸下黑色的保护帽。拨动顶部的开关接通 pH 笔电源。（如果 pH 球泡为干燥的话，就会有大的误差）在与测试液 pH 值接近的标准缓冲溶液中，校正 pH 笔。
（如下图）

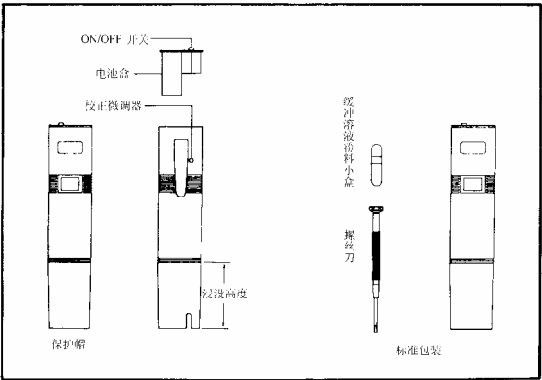

pH 笔的活化

将传感笔尖在 pH4.00 或 pH6.86 缓冲溶液或 KCL 溶液或自来水中至少浸泡 30 分钟。确认笔尖浸入长度至少 1 寸，但不得超过警戒线即不得超过浸没高度。

pH 笔的校正

将活化后的 pH 笔放在 pH6.86 的缓冲溶液中，旋动 pH 笔背面的校正电位器至显示缓冲溶液的 pH 值。610 型只能单点校正，为作精确测量，建议进行定期复核。（校正电位器的旋转角度范围为 0~180 度，不可用力旋动，以免造成损坏。）

pH6.86 缓冲溶液的准备

从包装中取出缓冲溶液粉剂至于容器。加 250ml 蒸馏水。搅拌直至固体完全溶解为止。

应用

游泳池、工厂废水、食品加工、学校和实验室、养鱼业。

其他笔表系列

- 1、650 型 ORP 测试表。
- 2、110、111、112、115 型电导率测试笔，量程为 10~1990 μS 、0.1~19.9mS、1~199 μS 、0.1~99.9 μS ；113 型量程为 10~1990ppm 的 TDS 测试笔。
- 3、720C 型量程为 -160~850 的温度测试笔。

质量保证

本机保修期为一年（以购买日为准）。在保修期内如系品质问题，本公司无偿代为修理或更换零件；如系人为之因素造成故障或损伤，本公司竭诚代为修复，但需酌收材料工本费。（配件如电极标准液等为消耗品不列入保证项目内）在将本机退回本公司时，请用包装材料妥为包好，以避免运输途中碰伤。无论何种情况，在退回本机前请先与本公司联系并得到本公司认同，可退回本机。

维修记录

日期	维修记录	修理员

上海任氏电子有限公司 JENCO ELECTRONICS, LTD.

上海松江区泗泾镇望东中路 18 号 邮编：201601

电话：57619008,57619940,57619599 传真：57619240

公司主页：<http://www.jenco.com.cn>

电子邮件：sales@jenco.com.cn

上海任氏电子有限公司产品合格证

品名	型号	级别	出厂编号	室温	检验结果	检验员

检验合格，该产品符合企业标准和国家标准，在严格遵守使用和保存规则的条件下，从交货检定日起保修一年。